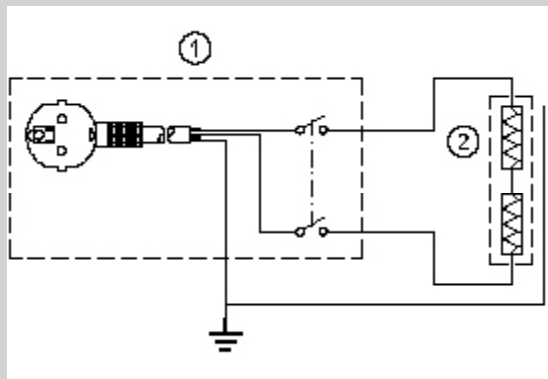


ESQUEMA ELÉCTRICO / ELECTRIC DIAGRAM

- 1.- Clavija con interruptor.
Main switch.
- 2.- Resistencias calefactoras.
Heating elements.

PRECAUCIÓN

Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar y poner en marcha el equipo.

No toque la resistencia calefactora. Por su elevada temperatura puede provocar quemaduras.

No ponga en marcha el equipo sin conectar la toma de tierra.

CAUTION

Read these instructions carefully before installing and starting up the equipment.

Do not touch the heating element. Burns can be caused due to its high temperature.

Do not use the equipment if it is not earthed.

COMPONENTES DE RECAMBIO / SPARE PARTS

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:	COD.
Cable + selector	7070
MANTA / Heating mantle 250 ml.	41001
MANTA / Heating mantle 500ml.	41002
MANTA / Heating mantle 1000ml.	41003
MANTA / Heating mantle 2000ml.	41004

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD / STATEMENT OF CONFORMITY

J.P. SELECTA, s.a.u. declara que estos equipos /
J.P. SELECTA, s.a.u. declares that these equipment:

Cumplen las directivas / *Meet the directives:*
2014/35/CE 2014/80/UE
Normas aplicadas / *Standards applied:*
EN61010-1

LIMITES DE GARANTÍA / WARRANTY LIMITATION

Este producto tiene un período de garantía de un año.
La garantía no cubre los daños causados por un uso indebido o por causas ajenas a J.P. SELECTA, s.a.u.

This product is guaranteed for one year. The guarantees does not cover damages caused by a misuse of the equipment or for reasons beyond J.P. SELECTA, s.a.u.

ACCESORIOS / ACCESSORIES

ml.	Cod. tripode (Tripod stand)	Cod. Aro (Ring)
250	7041922	7041921
500	7041952	7041951
1.000	7419102	7419101
2.000	7419202	7419201

**MANTAS CALEFACTORAS PARA MATRACES****“Fibroman-D”****HEATING MANTLES FOR FLASKS****Códigos: / Codes:**

3004192 3004195
3041910 3041920

Código/ Code	Capacidad/ Capacity (ml.)	Potencia/ Power (W.)	Peso/ Weight (Kg.)
3004192	250	130	0.8
3004195	500	270	0.9
3041910	1000	480	1
3041920	2000	700	1.5

PRESTACIONES

- Temperatura hasta 450°C en la superficie de la manta.
- Para matraces esféricos de 250ml. hasta 2.000ml.
- Tejidas en lana mineral de fibra de vidrio trenzada. Exentas de amianto.
- Elemento calefactor distribuido uniformemente por todo el cuerpo del casquete.
- Con dispositivo adaptador para aro o soporte trípode.

FEATURES

- Temperature up to 450°C on the mantle surface.
- For spheric flasks from 250 to 2.000ml.
- Woven mineral glass fiber, fully free of asbestos.
- Heating element evenly distributed throughout the body of the mantle.
- With attachment for ring or tripod stand.

1.- Elemento calefactor.
Heating element

2.- Anillas de suspensión.
Hanging rings



Aviso a los clientes

El producto se compone de varios componentes y diversos materiales que deben reciclarse o, en su defecto, depositarse en los sitios correspondientes de eliminación de escombros cuando la vida del producto se ha completado o cuando, de lo contrario, es necesario desecharlo. Para ello, el usuario final que adquiere el producto debe conocer la normativa vigente de cada municipio y / o localidad en función de los residuos eléctricos y electrónicos. El usuario que adquiere este producto debe conocer y ser responsable de los posibles efectos de los componentes sobre el medio ambiente y la salud humana como resultado de la presencia de sustancias peligrosas. Nunca coloque el producto en un contenedor convencional de alcance ciudadano si es un desmantelamiento previo y conocimiento de los componentes que incorpora. Si no conoce el procedimiento a seguir, consulte con el ayuntamiento de su ciudad para obtener más información.

Notice to customers:

The product is made up of various components and various materials that must be recycled or, failing that, deposited in the corresponding debris removal sites when the product's life has been completed or when otherwise it is necessary to dispose of it. To do this, the end user who acquires the product must know the current regulations of each municipality and / or locality based on the waste electrical and electronic equipment. The user who acquires this product must be aware of and responsible for the potential effects of the components on the environment and human health as a result of the presence of hazardous substances. Never place the product in a conventional container of citizen scope if a previous dismantling and knowledge of the components that incorporates. If you do not know the procedure to follow, consult with the city council for more information.

INSTRUCCIONES

- Durante la primera puesta en marcha, se observará que la manta desprende humo y un olor característico, debido a los aprestos del tejido calefactor. Estas circunstancias son completamente normales y desaparecerán transcurrido un breve período de tiempo.
- Utilice matraces que se ajusten al tamaño de la manta.
- Evite derramar líquidos sobre la superficie de la manta, puesto que supone la destrucción inmediata de la misma.
- Asegúrese de que la tensión de red eléctrica corresponde a la que figura en la placa de características de la manta.
- Para su seguridad compruebe que la toma de red posee conexión a tierra.
- Accionar el interruptor principal (1).

INSTRUCTIONS

- During the first starting up, you will observe that the heating mantle gives off some fumes and a characteristic smell; it is due to the dressing of the heating material. These circumstances are completely normal and will disappear in a period of time.
- It is recommended to use adjustable flasks with the mantle.
- Avoid spilling liquids on the heating material surface, since it means the immediate damage of the mantle.
- Make sure that the mains power corresponds to the one indicated on the description plate.
- For your safety, do not switch on the apparatus if it is not earthed.
- Turn on the main switch «POWER» (1).