

BIO-BATH

7001561

**TERMOSTATO DE BLOQUE METÁLICO
DE TEMPERATURA FIJA A 37°C**

Información general

- Manipular el paquete con cuidado. Desembalar y comprobar el contenido contra la "Lista de embalaje". Si observa algún componente dañado o la ausencia de alguno avisar rápidamente al distribuidor.
- No instalar ni utilizar el equipo sin leer, previamente, este manual de instrucciones.

Descripción del equipo:

El termostato de bloque metálico BIO-BATH esta compuesto de Bloque, Fuente de alimentación y termómetro de 50°C. Trabaja a una temperatura fija de 37°C para atemperar 8 tubos de 75x13. Incluye un termómetro de control para visualizar la temperatura del bloque.

Instalación y utilización del BIO-BATH:

Situar el bloque en una superficie plana, libre de corrientes de aire e incidencia directa de los rayos solares y alejado de fuentes de calor o de frio que puedan perturbar su funcionamiento.

Conectar la fuente de alimentación de 12 V DC en la clavija (1) del bloque. Enchufar a la red y poner en marcha el bloque pulsando el interruptor principal (2). El led (3) ON indica que el bloque está en funcionamiento, el led (4) HEAD indica que está actuando la calefacción del bloque.

El bloque tarda unos 10-15 minutos en alcanzar los 37°C.

General information

- Unpack the unit carefully. Check contents and visually check that all components looks in a perfect state. If any damage is observed contact your dealer.
- Previous to use the unit read this instruction manual.

Unit description

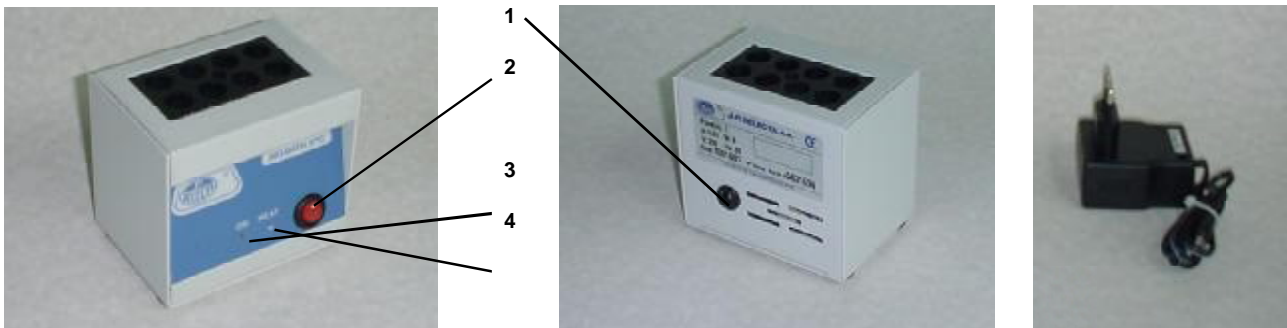
Incubation metal block comes with a power supply DC source and a 50°C thermometer.
It work at 37°C fixed temperature.
For 8 tubes 75x13mm.

Installing and usage:

Place the incubator on a flat surface, free of air stream and direct sun rays. Far from a heat or cold sources wich can affect incubator.

Plug the power supply output 12V DC voltage to incubator socket nº (1). Then plug the power supply to mains socket. Switch ON the incubator by main switch (2). Led (3) indicates power ON status.
Led (4) indicates Heater ON.

Incubator takes 10-15 minutes to reach the 37°C.

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD "CE"**

El fabricante: J.P. SELECTA,s.a., Ctra. NII Km 585,1 08760 ABRERA (BARCELONA) España

declara que los equipos: Modelo: Bio-Bath Código: 7001561

Cumplen las directivas siguientes:

73/23/CEE Seguridad eléctrica. 89/336/CEE Compatibilidad electromagnética.

Cumplen las siguientes Normas: EN 50081-1 EN 50082-1 EN 61010-1

RAMÓN Mª RAMÓN
Director Técnico

DAVID PECANINS
Responsable Calidad