

4120117

IMPRESORA DE TINTA

INK PRINTER

0. INFORMACIÓN GENERAL

- 1) Manipular el paquete con cuidado. Desembalarlo y comprobar que el contenido coincide con lo indicado en el apartado de la "Lista de embalaje". Si se observa algún componente dañado o la ausencia de alguno avisar rápidamente al distribuidor.
- 2) No instalar ni utilizar el equipo sin leer, previamente, este manual de instrucciones.
- 3) Estas instrucciones forman parte inseparable del aparato y deben estar disponibles a todos los usuarios del equipo.
- 4) Ante cualquier duda consulte con el servicio técnico de J.P. SELECTA, s.a.
- 5) **¡ATENCIÓN! NO SE ADMITIRÁ NINGUNA MÁQUINA PARA REPARAR QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE LIMPIA Y DESINFECTADA.**
- 6) Toda modificación, eliminación o falta de mantenimiento de cualquier dispositivo de la máquina, transgrede la directiva de utilización 89/655/CEE el fabricante no se hace responsable de los daños que pudieran derivarse.

1. LISTA DE EMBALAJE

El equipo se entrega con los siguientes componentes:

- Impresora con rollo de papel de 56mm de ancho.
- Alimentador 5V 3A. (Entrada 230VAC)
- Cable conexión al Spectrofotometro.
- Manual de instrucciones.

2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- Comunicación en paralelo
- Papel, NO TERMICO, 56 mm (2 1/4") a 66mm
- Dimensiones (mm) 40 x 60 x 100

4. INSTALACION INICIAL

- Preparar la fuente de alimentación.
Compruebe la polaridad de la clavija:



0. GENERAL INFORMATION

- 1) Handle the parcel with care. Unpack and check that the contents coincide with the packing-list. If any part is damaged or missing, please advise the distributor immediately.
- 2) Do not install or use the equipment without reading this handbook before.
- 3) This handbook must always be attached to the equipment and it must be available for all users.
- 4) If you have any doubts or enquiries, please contact with your supplier or J.P. Selecta's technical service.
- 5) **IMPORTANT! J.P. SELECTA WILL NOT ACCEPT ANY EQUIPMENT TO BE REPAIRED IF IT IS NOT DULY CLEANED.**
- 6) If any modification, elimination or lacking in maintenance of any device of the equipment by the user transgress the directive 89/655/CEE, the manufacturer is not responsible for the damage that can occur.

1. PACKAGE LIST

Components supplied with the package:

- Printer with paper roll of 56mm.
- Power supply 5V 3A. (Mains 230 VAC)
- Connection wire to the Spectrofotometer.
- Instruction manual.

2. TECHNICAL DATAS

- Parallel communication
- Paper, NOT THERMAL, 56 mm (2 1/4") to 66 mm
- Dimensions (mm) 40 x 60 x 100

4. INITIAL SETUP

- Set the power supply.
Check the plug polarity


- Conectar la fuente de alimentación a la impresora
- Connect the power supply to the printer



- Abrir la tapa de la impresora:
- Open the printer cover



- Colocar el papel:
- Insert the paper roll:

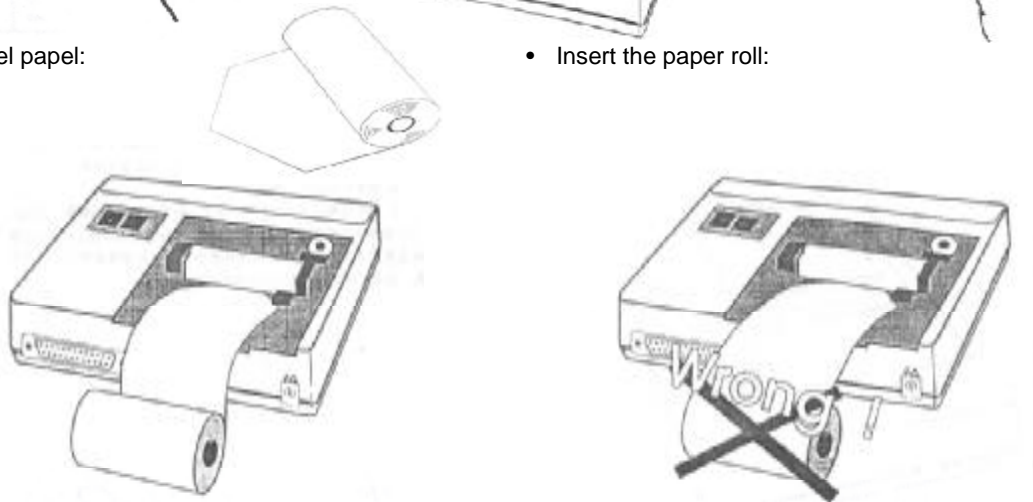

- Para rollos grandes de papel
- For big paper roll:

- Cambio de la cinta de tinta
- Changing ink ribbon

Tipo cinta:

EPSON ERC - 09P (Purpura)
EPSON ERC - 09B (Negro)


Ribbon type:

EPSON ERC - 09P (Purple)
EPSON ERC - 09B (Black)



- Compruebe visualmente que la cinta ha quedado correctamente encajada en su ranura.
- Check visually that ribbon is in the place righth.

No ponga en marcha la impresora si la cinta está fuera de la ranura. Do not start the printer if the ribbon is out of place.

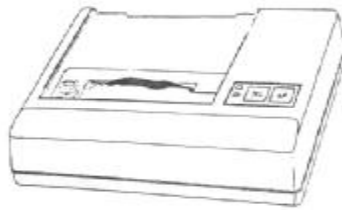

- Tecla LF. Avance papel. Mantener la tecla pulsada 5 segundos hasta que el papel avance. Volver a pulsar para que se pare.
- LF key. Paper advance. Keep the LF key pressed for 5 seconds until the paper starts to advance. Press it again to stop the advance.
- Tecla SEL. Para que la impresora esté lista para imprimir, el led verde debe estar encendido. Para conseguir esto se debe pulsar la tecla SEL.
- SEL key. In order the printer gets ready to print, the green led must be switched on. To get that, press key SEL.

11. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD “CE” “EC” CONFORMITY DECLARATION

El fabricante: / *The manufacturer*

J.P. SELECTA,s.a.

Ctra. NII Km 585,1

08760 ABRERA (BARCELONA) SPAIN

declara que los equipos: / *Declares that the equipment:*

Modelo: / *Model:*

Código: / *Code:*

IMPRESORA

4120117

Cumplen las directivas siguientes: / *Meet the following Directives:*

73/23/CEE

Seguridad eléctrica.

Electrical safety.

89/336/CEE

Compatibilidad electromagnética.

Electromagnetical compatibility

Cumplen las siguientes Normas: / *Meet the following Standards:*

EN 61326

EN 61010-1

RAMÓN M^a RAMÓN
Director Técnico

DAVID PECANINS
Responsable Calidad

12. GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de un año. La garantía no cubre los daños causados por un uso indebido o por causas ajenas a J.P. SELECTA, s.a.

Cualquier manipulación del aparato por personal no autorizado por J.P. SELECTA, s.a., anula automáticamente los beneficios de la garantía.

12. WARRANTY

This product is guaranteed for one year. The guarantee does not cover damage caused by an incorrect use or causes beyond the control of J.P. SELECTA,S.A..

Any manipulation of the equipment by unauthorized personnel by J.P. SELECTA,S.A. cancels the aguarantee automatically.