

ELEVADOR PARA AUTOCLAVE VERTICAL

CRANE FOR VERTICAL AUTOCLAVE

1002426



1. General Information

Handle the parcel with care and check that contents coincide with the packing-list. If any part is damaged or missing, please advise the distributors immediately.

Do not install or use the equipment without reading this handbook first. This instructions manual must be attached to the equipment and must be available for all users.

If you have any doubts or enquiries, contact with J.P. SELECTA's technical service.

Do not use the equipment in explosive, flammable or corrosive atmospheres.

2. Packing list & accessories

The crane is supplied together with 6 screws for its attachment to the autoclave.

3. Technical specification

Reference code:	1002426
Dimensions: maximum high in up position	2400 mm
Volage supply:	230 VAC 50Hz
Power consumption:	70 W (0.5A)
Weight:	23 Kg
Maximum load:	50 Kg

4. Information about safety in the use of the equipment

4.1 Staff qualification

This equipment may only be used by properly trained personnel who have read and understand these instructions or have been properly trained in this equipment operation.

4.2 Use with hazardous substances

Do not treat flammable or explosive materials or those which chemically react with violence.

4.3. Maintenance

Unplug the mains before removing covers to handle inside.

The manipulation of the equipment internal electronic circuits by unauthorized personnel can cause irreparable damage. Contact with J.P.SELECTA's authorized service.

Use glass cleaner or similar to clean the accessible parts. Do not use aggressive solvents.

4.4. Warranty

This product is guaranteed for one year. It does not cover damages caused by an incorrect use or causes beyond the control of J. P. SELECTA, s.a.u.

Any manipulation of the equipment by personnel not authorized by J.P. SELECTA, s.a.u. automatically cancels the guarantee.

5. Equipment description

Crane 1002426 has been designed for loading and unloading J.P. SELECTA's autoclaves baskets.

It is suggested to use a transport trolley between 70 and 80 cm high to transport the baskets up to the crane reach.

1. Información General

Manipular cuidadosamente y comprobar la "Lista de embalaje". Si se observa algún componente dañado, avisar rápidamente al distribuidor. No instalar ni utilizar el equipo sin leer, previamente, este manual que forma parte del equipo y debe estar disponible a todos los usuarios. Consultar cualquier duda al servicio técnico de J.P. SELECTA,s.a.u.

No utilizar el equipo en atmósferas explosivas, inflamables ni corrosivas. Esta grúa se ha diseñado para su uso exclusivo en los autoclaves de J.P. SELECTA, s.a.u.

2. Lista de embalaje y accesorios

La grúa se suministra junto con 6 tornillos para su sujeción alauto-clave.

3. Especificación técnica

Código de referencia:	1002426
Dimensiones: altura máx. en elevación	2400 mm
Tensión de alimentación:	230 VAC 50Hz
Potencia eléctrica :	70 W (0.5A)
Peso:	23 Kg
Carga máxima:	50 Kg

4. Información sobre seguridad en la utilización del equipo

4.1 Cualificación del personal

Este equipo sólo puede ser utilizado por personal cualificado que ha leído y comprendido estas instrucciones o ha sido cualificado para el uso de este equipo.

4.2 Utilización con sustancias peligrosas

No tratar materiales inflamables o explosivos, o que reaccionen químicamente con violencia.

4.3 Mantenimiento

Antes de manipular en su interior, desconecte la toma de red.

La manipulación de los circuitos electrónicos por personal no autorizado puede provocar daños de difícil reparación. Consulte al servicio técnico autorizado de J.P. SELECTA, s.a.u.

Para la limpieza de las partes accesibles, utilice limpiacristales o un producto similar. No utilizar disolventes agresivos.

4.4 Garantía

Este producto tiene una garantía de un año. La garantía no cubre los daños causados por un uso indebido o por causas ajenas a J. P. SELECTA, s.a.u.

Cualquier manipulación del equipo por personal no autorizado por J.P. SELECTA, s.a.u. anula los beneficios de la garantía.

5. Descripción del equipo

La grúa 1002426 está diseñada para la carga y descarga de los cestillos de los autoclaves de J.P. SELECTA, s.a.u.

Se sugiere utilizar una carretilla de transporte de entre 70 y 80 cm de altura para el transporte de los cestillos hasta el alcance de la grúa.

6. Intallation

The crane 1002426 only could be assembled on the autoclaves provided with the fixing holes at the left hand side.

A power plug will be needed near the crane.

Fix it with 6 screws and nuts according the following drawing.

Esta pieza se puede girar para trabajar con cestillos de poca altura.

This part could be reversed to operate with low profile baskets.




Guiar con la mano para evitar golpes del cestillo de carga

Guide with hand to avoid hits on the basket.



Al quitar la tapa.
If cover is removed.

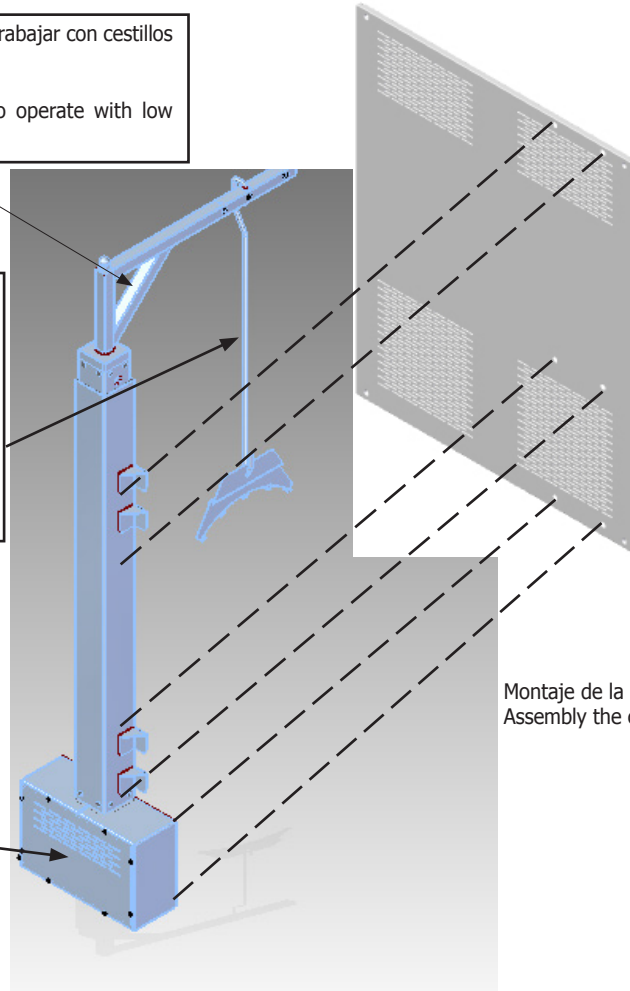

Montaje de la grúa al lateral del autoclave.
Assembly the crane on autoclave's left hand side.

Para el manejo de la grúa se sugiere acompañar el cable del cestillo con una mano y manipular el mando de subir/bajar con la otra.

Utilice una carretilla con una altura de 70 a 80 cm para cargar y descargar los cestillos.

Si los cestillos son de poca altura, quizás se necesite dar la vuelta a la pieza superior de la grúa, que es reversible (Ver figura 1)

For crane operation, we suggest to guide the basket hang with one hand and to operate the up/down switch with the other.

Use a transporter from 70 to 80cm high to load /unload the baskets.

If baskets have a low height, the top hang support could be assembled at reverse position. (See figure 1)



J.P. SELECTA, s.a.u. 2019
